

HUBER社製 高性能自動温度制御器 簡易点検について

・簡易点検は3か月に1度以上行うように定められています。



簡易点検リスト (サンプル)

平成	年度	施設名称	設置場所	設置年月日	経過年数	年
機器名称		機器メーカー	定格出力	kW ()		
型番		フロンの種類	CFC	HCFC	HFC	充填量 kg
点検内容のポイント (*)は対象欄	点検実施日 →	年月日 ()	年月日 ()	年月日 ()	年月日 ()	
	点検実施者 →					
	①機器の異常な運転音(異音)	①②特に圧縮機 送風機	有・無	有・無	有・無	有・無
	②異常な振動・異常発熱	②冷媒配管にダメージの恐れ	有・無	有・無	有・無	有・無
	③外観の損傷(キズ)	③腐上	有・無	有・無	有・無	有・無
	④外観の腐食や錆び	④冷凍機油、冷媒漏洩の恐れ	有・無	有・無	有・無	有・無
	⑤外観の油にじみ	⑤冷却設定温度に通常通り到達(モニタディスプレイ等)	有・無	有・無	有・無	有・無
	⑥冷却温度	⑥冷却水出入口の温度差確認・冷却水温度計感熱部を当て測定 入口:15~20℃ 出口:35~45℃	有・無	有・無	有・無	有・無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年月日 ()	年月日 ()	年月日 ()	年月日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。

お問い合わせは 物性・分析機器事業部 03-3469-6715

EKOホームページ <http://www.eko.co.jp>

英弘精機株式会社

本社 〒151-8522 東京都渋谷区神宮町1-25-8 TEL: 03-3469-6715 FAX: 03-3469-6718
 関西営業所 〒532-0812 大阪府東淀川区本町3-1-10 大塚ビル TEL: 06-6381-3000 FAX: 06-6381-3388