

BROOKFIELD粘度計 修理・校正品の梱包方法

輸送中のダメージから粘度計を保護する為に、以下の点に従って梱包してください。

輸送中の事故に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

■標準型粘度計の梱包方法・・・①・③

■コーンプレート型粘度計の梱包方法・・・②・③

修理品の送付先

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8 TEL:03-3469-5908
英弘精機株式会社 CSグループ 中島宛て

※専用ケースの販売を致しております。梱包方法、専用ケースご購入に関してご不明な点等ございましたら上記CS中島宛にお問い合わせください。 e-mail : nakajima-h@eko.co.jp

①標準型粘度計の梱包方法




- スピンドルやガードレグ等は粘度計本体から取り外してください。
- 粘度計本体をクランプから抜き取ってください。



- スピンドル取り付け部を専用のキャップで保護してください。



- キャップをお持ちでない場合、布やスポンジ等でシャフトが持ち上がる方向へサポートし、テープで固定してください。

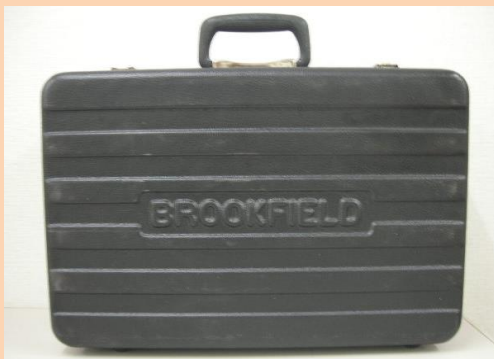

- 専用ケースをお持ちであれば、粘度計を収納してください。



- 専用ケースをお持ちでなければ、シャフト周りを段ボール等で囲い保護してください。

②コーンプレート型粘度計の梱包方法



- コーンプレート、コーンカップを粘度計本体から取り外してください。
- 粘度計本体をクランプから抜き取ってください。



- コーンカップにスポンジやティッシュ等を入れ、粘度計に装着してください。
- シャフトが軽く持ち上がる程度が目安です。入れすぎにご注意ください。



- 専用ケースをお持ちであれば、粘度計を収納してください。

③粘度計共通の梱包方法



- 粘度計保持用のクランプは支柱から取り外さないでください。クランプが破損する恐れがあります。
- 粘度計用スタンド及びクランプ自体に不具合が無い場合は、送付せずにお客様で保管してください。



- 付属品（コーンプレート/カップ、少量サンプルアダプタ、ULアダプタ等）は可能な限り同梱してください。



- 専用ケースをお持ちでなければ、十分に緩衝処置を施し段ボールに入れてください。



- 専用ケースをお持ちであれば、ケースごと段ボールに入れてください。又はケースが開かないよう、エアパッキン等で梱包してください。